

INORGA TEST REPORT

He ガスキャリアーにて CO; CO₂ の混合試料の分析

< 装置 >

INORGA ポータブル TCD ガスクロマト

< 分析条件 >

カラム : 活性炭 / Active Carbon (60/80 mesh) ϕ 1mm \times 3m

キャリアガス : He 6 ml/min

温度設定 : High (約 70°C)

注入量 : 200 μ l サンプルループ

< サンプル濃度 >

CO = 1% (Air ベース)

CO₂ = 2% (Air ベース)

